



石蜡包埋实验报告

一.实验试剂与仪器

仪器	货号	厂家
脱水机	JT-12J	武汉俊杰电子有限公司
包埋机	JB-L5	武汉俊杰电子有限公司

试剂	货号	厂家
无水乙醇	100092683	国药集团化学试剂有限公司
二甲苯	10023418	国药集团化学试剂有限公司

二. 实验步骤

- 1、组织按照实验要求用手术刀取材
- 2、组织放入自动脱水机脱水，程序：75%乙醇 2h-85%乙醇 2h-90%乙醇 2h-100%乙醇 45min-100%乙醇 45min-乙醇+二甲苯（1：1）10min-二甲苯 8min-二甲苯 8min-石蜡 1h-石蜡 1h-石蜡 1h。
- 3、取出脱水机的组织，放入石蜡包埋机包埋。

