



透射电镜负染实验报告

一、实验器材

1、实验器材

名称	厂家	型号
透射电子显微镜	HITACHI	HT7800/HT7700
200 目碳膜铜网	中兴百瑞	ZB-C1004

2、主要实验试剂

试剂	厂家	货号
2%磷钨酸	XBL	G2180

二、实验步骤

- 1、外泌体悬液，病毒悬液，纳米材料悬液等样本，用移液枪吸取 20ul 样本滴在碳膜铜网放置 3-5min，然后用滤纸吸去多余液体。
- 2、将 2%磷钨酸滴在碳支持膜铜网放置 1-2min，用滤纸吸去多余液体，室温干燥。
- 3、透射电子显微镜下观察，采集图像分析。

仅供科研用途，不可用于临床诊断！

